

3.お確かめ下さい

ヘドロテック-S (No.330)は、次のものが入っていますのでこれらが揃っていることをお確かめ下さい。

	品名	数量
1	ガス発生管	2本
2	目盛り付試験管(30ml)	1本
3	試験管	2本
4	駒込ピペット	2本
5	ポリエチレン製洗浄瓶(500ml)	1本
6	全硫化物検知管 201H (0.02~0.20mg)	3箱
7	全硫化物検知管 201L (0.002~0.020mg)	2箱
8	気体採取器 GV-100	1本
9	アクセサリ(グリス1, インレットゴム3個)GV100-1	1セット
10	携帯用木製ケース(何も入っていない穴は硫酸容器のスペースです。)	1個
11	気体採取器取扱説明書 GV110-90	1部
12	ヘドロテック-S 取扱説明書 (本書)	1部

以下の器具をお客様でご用意下さい。

品名	数量
上皿天秤 (感度 100mg)	1台
18N 硫酸 硫酸 (試薬特級) を別途購入し、測定を始める前に、蒸留水で1:1に希釈して、18N (9M) 硫酸を調製する。	

△注意	<ul style="list-style-type: none">● 硫酸と蒸留水の混合は、発熱を伴うため、流水や氷水等で容器を冷却しながら、水に少量ずつ硫酸を加えます。● 硫酸に水を加えると、突沸等の危険があるので、必ず、水に硫酸を加えて下さい。● 万一、硫酸が体や衣服についた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
-----	--

4.製品概要

ヘドロテック-S は海域、湖沼、河川の水の中または底質中に含まれる全硫化物を簡単に測定するための測定器です。試料に酸を加えて、発生する硫化水素を検知管で測定することにより、試料中の全硫化物を算出します。