

この度は **TRUSCO** ピペットポンプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

はじめに

ピペットポンプは、ガラス製やプラスチック製などのピペットを取り付けて必要な容量を素早く効率的に分注することを目的にデザインされたマニュアル式のピペット用ポンプです。取り付けるピペット容量ごとに適合する3種類のピペットがあり、各ピペットポンプは容量ごとにカラーコード化されています。

品番	色	適合ピペット
PP-2	青	2mlまで
PP-10	緑	10mlまで
PP-25	赤	25mlまで

各部名称・説明

ピペット接続口

ピペットを差し込み
取り付けします。

排出レバー

押すとピペット内の試液が
排出されます。

プランジャー

押すとピペット内に残っている
試液が完全に排出されます。

操作ホイール

回すとピペット内に試液が吸引
されます。

使用方法・使用上のご注意

1.ピペット接続方法

ピペットを接続口に対して軽く力を入れて差し込みます。



しっかりと接続していることを確認してください。

ガラス製ピペットを取り付ける場合、ガラスが割れないように細心の注意を払って取り付けてください。

2.試液の吸引方法

ピペット先端部を試液に付け、操作ホイールを親指で回し、必要な容量をピペット内へ吸引してください。



ピペットの最大容量以上の吸引はしないでください。

3.試液の排出方法

プランジャーまたは排出レバーを押し、ピペット内の試液を排出してください。完全に排出したい場合は、プランジャーをご使用ください。

4.ピペットの取り外し方法

ピペットポンプとピペットを持ち、ピペットを引くようにして取り外してください。



ピペットを取り外す際は、ピペット内の試液を完全に排出してから行ってください。

仕様

適合ピペット径：φ6～9

材質：ポリプロピレン（本体）、シリコン（ピペット接続部）

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。