

强 -SW-B SW-A SUS304 ワゴン



お買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は主 やせてクリーンルーム・研究室などで末長くご使用いただけま この度はTRUSCO SUS304卓上保管庫SW-A·SW-B型を 材料にステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く使用目的合

たりの耐荷重は均等で15kgです 引出1段当 SW-A型 1台当たりの最大荷重は60kg

たりの耐荷重は均等で15kgです。(最下段のみ40kg) 引出1段当 SW-B型 1台当たりの最大荷重は70kg 一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。 ※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中にな

安全上のご注意(必ずお守リ下さい。)

止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。 お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防」

뼇

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」 内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を収納しない ワゴンが転倒したり、引出しが壊れた りして危険です。

よじのぼったりし ■足をかけたり、 ない

転倒したり、足を滑らせて、けがをす るおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない。 ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、け がをするおそれがあります。

誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

△注意

収納物が破損したり、薬品などがも れたりして危険です。

■保管庫内に荷物を入れたまま

■移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ 引出しが飛び出したり、荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■2コ以上の引出しを引出さない

転倒するおそれがありますので、引出しは1つづつ引出して下さい。

■薬品が付着した容器、液だれをした容器を収納しない をした容器を収納しない 薬品の中には、ステンレスそのものを 腐食させる性質のものがあります。 (特に酸類、その系統の薬品)長くお 使い頂くためにも、使用後の容器は からぶきをし、液だれのないことを確 認の上、容器のフタなどをしっかり締 めて収納して下さい。庫内で液だれ が見つかった場合は、速やかに拭き とって下さい。液だれから発生するガ スにより保管庫が腐食したり、部品の 欠落など倒壊する恐れがあります。

■屋外・水のかかる場所、火気の近

〈には設置しない やけど、火災の原因になります。屋内の 換気の良い涼しい場所に設置して下さ

|引出しの出し入りは、ゆっくり静かに行う 一気に引出すと衝撃により収納物や引出しが破損するおそれがあります。

■引出し最上段から収納しない。 また、引出しを引出したままにしない。 ない。 バランスを失ってワゴンが転倒するおそれがあります。

隙間に指を入れ

■保管庫の裏側

ない。 切断面などで、指をけがする恐れがあ ります。

■傾斜地では使用しない ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしな 本来の機能が損なわれ事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。


子供の手の触れる場所に設置し

ない 保管庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また連結部・内部の切断面及び収納物によって指をけがするおそれが

■変形・破損したまま使用しない 転倒・落下により、けがをするおそれが あります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい、 ※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

什樣

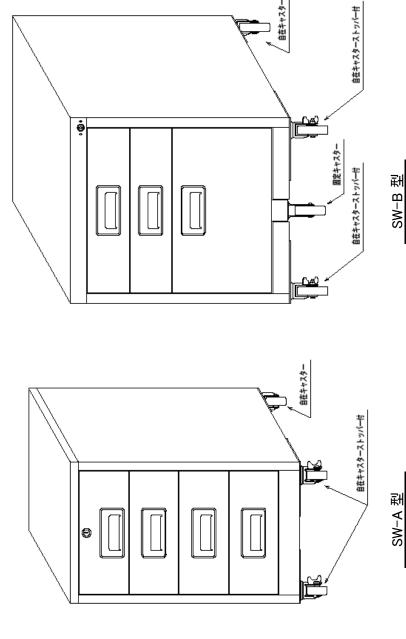

梅品	SW-A	SW-B
均等荷重(1台当たり)	60kg	70kg
均等荷重(引出し1段当たり)	15kg	最上段、中段15kg・最下段のみ40kg
外形寸法(W×D×H)	340×410×630	445×570×630
古	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
Ĕ	亜鉛合金(ステンレスカバー付き)	特殊合金(ニッケルメッキ)
キャスター	ステンレス金具 φ50mmナイロン車輪 自在×2個、自在ストッパー付×2個	ステンレス金具 φ75mmウレタン車輪 自在×2個、自在ストッパー付×2個、 固定×1個
雪	30kg	34kg
付属品	おし	なし
備 考(錠前について)	最上段のみ鍵付です	オールロック仕様 1ヶ所の鍵で全ての引出しがロックされます。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい

お客様相談室 (120-509-849) E-mail:techno.center@trusco.co.jp ※※た トラスコ中山株式会社 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

