

取扱説明書

顕微鏡変倍式 照明付 TDB-SP2A

この度は、顕微鏡変倍式照明付TDB-SP2Aをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。


■ご使用にあたって

- 本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びのときに、本体への衝撃や過大な圧力を加えないように取り扱いには、十分注意をしてください。
- 振動の多い場所、直射日光のあたる場所やほこりの多い場所、高温になる場所は避け、温度変化および湿気の少ないところを選んでください。
- レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。
- レンズ類の清掃は、レンズ専用布やガーゼで軽く拭く程度にしてください。
- 使用しないときは本器にカバーなどをし、湿気が少なく、カビが発生しにくい場所に保管してください。

■仕 様

総 合 倍 率	10×・30×
対 物 レ ン ズ	1×・3×(ターレット式)
接 眼 レ ン ズ	WF 10×(視野数 20mm)
作 動 距 離	100mm
接 眼 部 傾 斜 角	45°
焦 点 調 整	鏡体上下動式
ス タ ン ド	ポールスタンド方式(ポール径φ32mm)
ステージプレート	φ95mm 黒／白 アクリル板
眼 幅 調 整 範 囲	55～75mm
視 度 調 整 範 囲	±5ディオプタ
照 明	顕微鏡用照明装置取付可能
顕 微 鏡 用 照 明 ア タ ャ ム ン ト	照明装置取付部径：φ51mm 顕微鏡取付ねじ径：M48×P0.75
ベ ー ス	L255×W200×H20mm
質 量	約3.6kg
付 属 品	顕微鏡用照明 TRK-8A・交換用ライト・ 顕微鏡用照明アタッチメント・本体カバー

■各部の名称と組み立て方

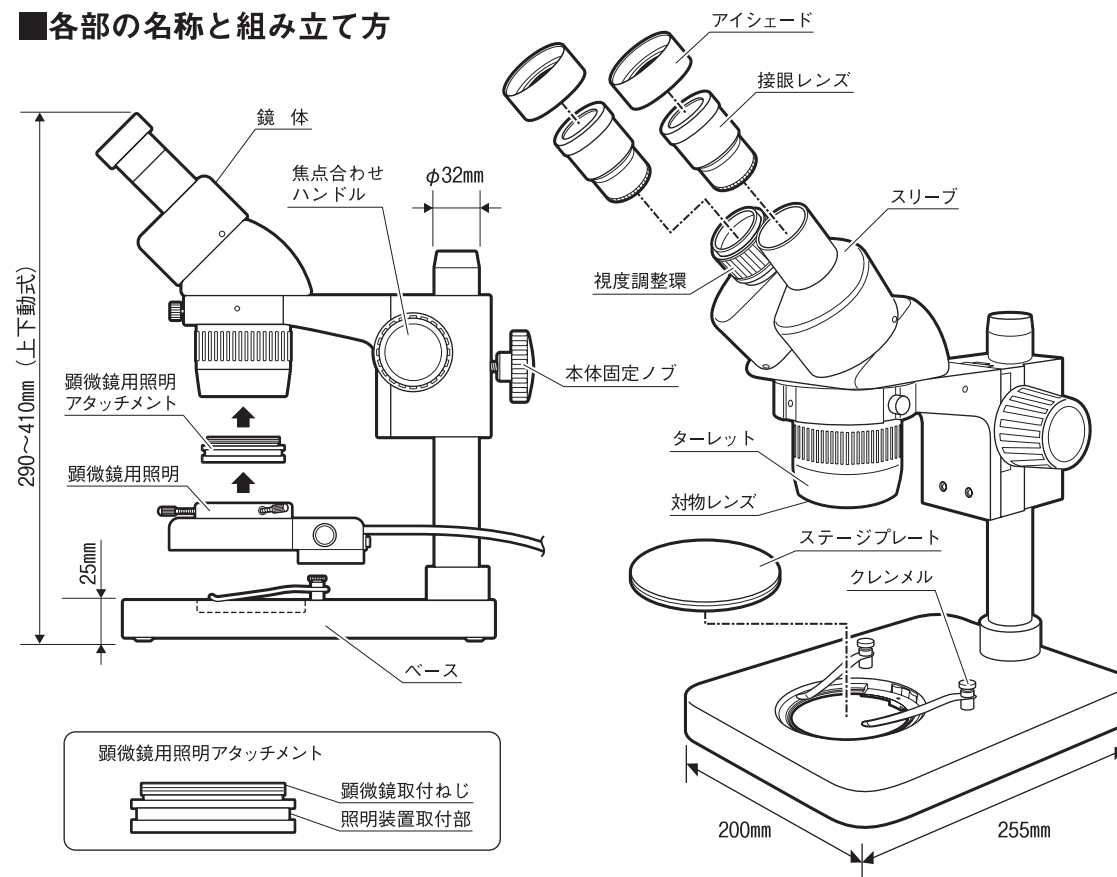

■使用方法

1. 試料のセット

- ①試料をステージプレートの中央にセットします。
- ②試料を必要に応じ、クレンメルで押さえます。

2. 眼幅調整

左右の手で左右のスリーブを持ち、接眼レンズを覗き、左右の視野が一致するようにスリーブを調整します。

鏡体固定機能

- ①左右の手で左右の焦点合わせハンドルを持ちます。
- ②片側を固定したまま、「TENSION」と印字された焦点合わせハンドルを、ハンドルに表示されている矢印の方向へ回して締めてください。鏡体の位置が固定されます。

3. ピント調整・視度調整

- ①ターレットを回転させ、対物レンズの倍率を選択してください。
- ②右側の接眼レンズを右目で覗きながら、焦点合わせハンドルを回して試料にピントを合わせます。
- ③左側の接眼レンズを左目で覗いて視度調整環を回し、試料にピントを合わせてください。